

HiQ Cooler series


HiQ-C06, HiQ-C12, HiQ-C40, HiQ-C96



사용설명서




“ 최초 사용 시에는 냉동실에서 최소 4시간 이상, 사용 후에도 냉동보관 해주세요!
 (꺼낸 직후 2~3분 내에는 시료가 얼 수도 있으니 주의해 주세요~)

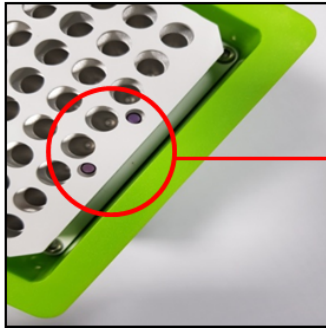


“ 온도에 따른 색깔 변화로 교체 시기를 알 수 있어요.”
 (보라/보라 : 5°C 이하, 핑크/보라 : 5~10°C 이하, 핑크/핑크 : 10°C 이상)


Catalog No.	보냉 유지 시간		사용 가능한 튜브
	~4°C	4~8°C	
HiQ-C96	200분	400분	0.1 ml, 0.2ml tube, or 96well plate (96 holes)
HiQ-C40	60분	150분	1.5ml, 2.0 ml tube (40 holes)
HiQ-C12	70분	200분	5ml, 15ml tube (12holes)
HiQ-C06	80분	250분	50ml tube (6 holes)

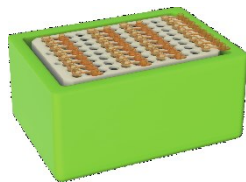

HiQ-C96

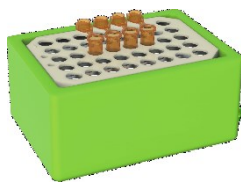

HiQ-C40

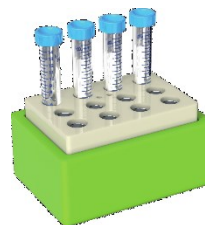

HiQ-C12



HiQ-C06